

 สภาาชาดไทย The Thai Red Cross Society ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กทม. 10330	วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ฝ่ายจุลชีววิทยา	WI-18-019 แก้ไขครั้งที่ : 01 วันที่ 26 กันยายน 2555 หน้า : 1/2
เรื่อง เครื่องเฝ้า Loop, Needle และ Forceps Sterimax WLD-TEC		

การอนุมัติเอกสาร

ผู้จัดทำ	นางสาวปัญพร ประเสริฐสิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	มีทพม ปะริสุตสิน
ผู้ทบทวน	อาจารย์นิพนธ์ อุดมสันติสุข ผู้จัดการวิชาการ	มีทพ / ปะริสุตสิน
ผู้อนุมัติ	อาจารย์นิพนธ์ อุดมสันติสุข ผู้จัดการวิชาการ	มีทพ / ปะริสุตสิน

ประวัติการแก้ไข

ครั้งที่	วันที่	รายละเอียดที่แก้ไข
00	1 ต.ค. 53	เริ่มต้นออกนำไปใช้
	15 พ.ย. 54	ทบทวนและไม่มีมีการแก้ไข
01	15 พ.ย. 55	หน้า 1/2 ตัดชื่อ นางสาวพรนภัส ชัยวงศ์วุฒิมิกุล ในส่วนของผู้จัดทำออก
		หน้า 2/2 ข้อ 3 จาก..... เป็น -
		หน้า 2/2 ข้อ 6 จาก..... เป็น -
		จากเดิมมี 3 หน้า ขยับบรรทัดเหลือ 2 หน้า
	30 ต.ค. 2556	ทบทวนและไม่มีมีการแก้ไข
	31 ต.ค. 2557	ทบทวนและไม่มีมีการแก้ไข
	30 ต.ค. 2558	ทบทวนและไม่มีมีการแก้ไข
	28 ต.ค. 2559	ทบทวนและไม่มีมีการแก้ไข
	31 ต.ค. 2560	ทบทวนและไม่มีมีการแก้ไข

 สมาคมชาดไทย The Thai Red Cross Society ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กทม. 10330	วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ฝ่ายจุลชีววิทยา	WI-18-019 แก้ไขครั้งที่ : 01 วันที่ 26 กันยายน 2555 หน้า : 2/2
เรื่อง เครื่องเผา Loop, Needle และ Forceps Sterimax WLD-TEC		

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นวิธีปฏิบัติในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่อง

2. การใช้งาน

2.1 การเปิดใช้เครื่อง

- 2.1.1 ต่อสายเข้ากับตัวเครื่อง แล้วเสียบสายต่อกับปลั๊กไฟ
- 2.1.2 กดปุ่ม Power ไปที่ On หลอดไฟสีส้มจะโชว์
- 2.1.3 รอประมาณ 7-9 นาที เพื่อที่ความร้อนจะได้ 900-950 °c
- 2.1.4 ข้างในหลอดจะเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีส้มให้เห็น
- 2.1.5 เสียบ Loop, Needle หรือ Forceps ที่ต้องการ sterile ประมาณ 5-7 วินาที
- 2.1.6 เครื่องสามารถฆ่าเชื้อได้โดยปลอดภัย
- 2.1.7 ตัวเครื่องสามารถปรับองศาได้เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้

2.2 การปิดเครื่องหลังเลิกใช้งาน

- 2.2.1 ให้กดปุ่ม Power ไปที่ Off
- 2.2.2 ถอดปลั๊กไฟออก

3. การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดหลังใช้งาน

4. วิธีการสอบเทียบ

=

5. ข้อควรระวัง

- 5.1 อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน
- 5.2 อย่าเสียบ Loop, Needle หรือ Forceps เป็นเวลานานๆ
- 5.3 อย่าให้โดนมือขณะที่เปิดใช้งาน เพราะเป็นอุปกรณ์ที่มีความร้อนสูง

6. การบันทึก

=

7. เอกสารประกอบ

คู่มือการใช้งานเครื่องเผา Loop, Needle และ Forceps Sterimax WLD-TEC

8. ผู้รับผิดชอบ

นักวิทยาศาสตร์, นักเทคนิคการแพทย์, เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์